


Picker Clar de Acero Inoxidable PC-31625



Instrucciones para desarme y limpieza

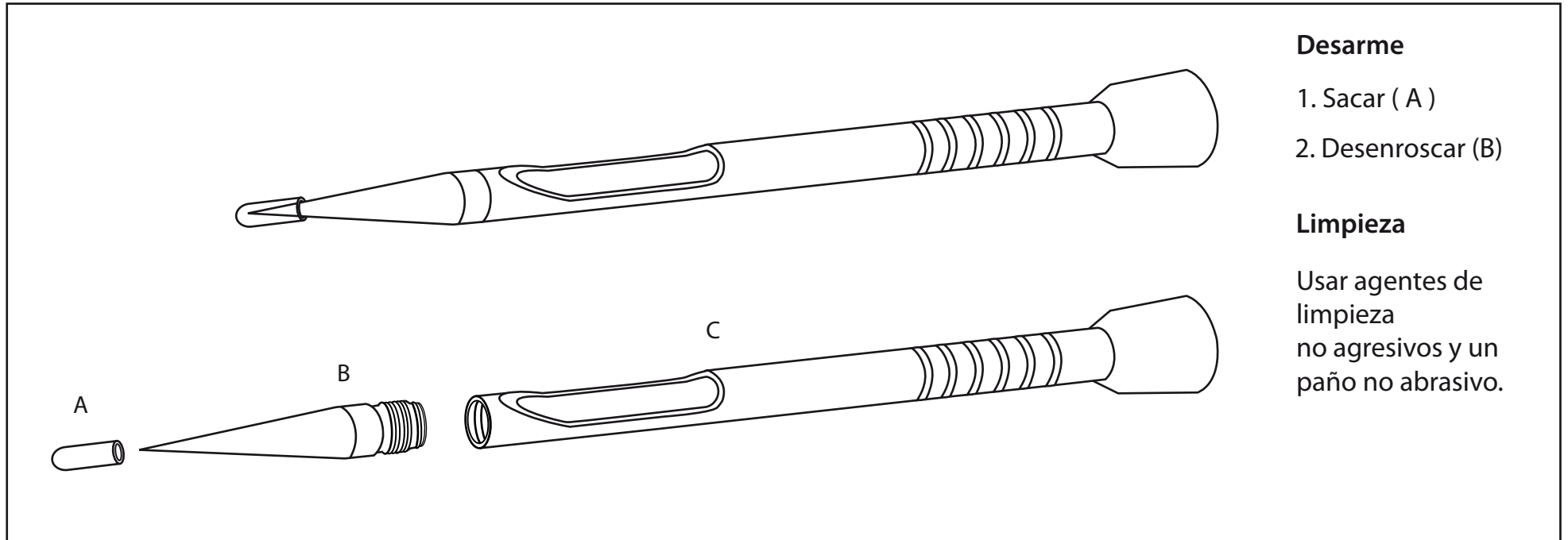

Instrucciones de uso

1. Realizar un corte en cruz en la bolsa con un cutter flameado.
2. Colocar en la parte posterior del muestreador una bolsa de muestreo o un frasco a rosca.
3. Introducir el muestreador esterilizado hasta la profundidad deseada.
4. Inclinar hacia abajo la parte trasera del muestreador para permitir que la muestra ingrese en la bolsa de muestreo o frasco.
5. Retirar el muestreador y sellar el corte de la bolsa con una etiqueta Microseal.